


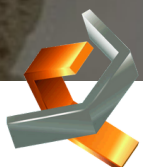

WWW.JOINTLAB.COM



RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI

BAGNOMARIA ISTOLOGICI

Ci sono alcune raccomandazioni quando si tratta di utilizzare i bagni termostatici. Innanzitutto, gli esperti sconsigliano di utilizzare il bagnomaria con reazioni piroforiche o sensibili all'umidità. Secondo, è necessario monitorare costantemente il livello dell'acqua e utilizzare solo acqua distillata; Il motivo è che non si desidera il deposito di sali sulla stufa. L'acqua deve essere mantenuta pulita e cambiata almeno giornalmente. Inoltre, se la vostra applicazione riguarda liquidi che emanano fumi, vi consigliamo di far funzionare il bagnomaria in una cappa aspirante o in un'area ben ventilata. Inoltre, è possibile aumentare la temperatura a 90°C o più una volta alla settimana per mezz'ora, di modo da decontaminare il dispositivo. E' necessario mantenere il serbatoio vuoto coperto per evitare che fibre e polvere si depositino e diventino un potenziale contaminante.

A proposito, il serbatoio deve essere pulito quotidianamente e la paraffina rimossa con una garza. Può anche essere asciugato con alcool. Infine, si consiglia di posizionare il bagnomaria su una superficie stabile lontano da materiali infiammabili.

LA NOSTRA OFFERTA

BAGNOMARIA ISTOLOGICO LAUDA HYDRO H 2 P da 1.6 litri

- Temperature regolabile da 25 a 80°C con manopola con scala di temperatura
- Visualizzazione della temperatura tramite termometro di riferimento a bordo vasca
- Interno vasca in alluminio
- anodizzato nero

